

# Produktbeschreibung AZURA Silencer

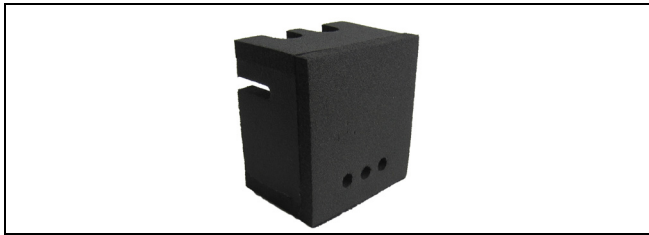


Abb. 1 Geräuschdämpfung AZURA Silencer

Die Geräuschdämpfung AZURA Silencer ist ausschließlich für das Reduzieren der Schallemissionen bestimmt.

**Hinweis:** Lesen Sie unbedingt zu Ihrer eigenen Sicherheit das Handbuch und beachten Sie immer die auf dem Gerät und im Handbuch angegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

## HINWEIS

Schützen Sie den AZURA Silencer vor dem Einwirken offener Flammen. Der Kunststoff ist entflammbar. Verwenden Sie den AZURA Silencer nicht, wenn PE-zersetzende Flüssigkeiten durch den NDG-Block fließen. Beim Austreten der Flüssigkeit, wird das Material des Silencer beschädigt.

## Installation

### Voraussetzung

- Die Verpackung ist entfernt.

### Ablauf

- Kapillaren durch die Öffnungen führen.
- Kapillaren am NDG-Block anschließen.
- Geräuschdämpfung auf den NDG-Block drücken.

## Nachbestellungen

Bezeichnung	Bestellnummer
AZURA Silencer	A70100
NDG-Block	AZZ00AB
NDG-Block	AZZ10AB

## Technische Daten

Maße (B × H × T)	9,4 × 10,4 × 7,1 mm
Material	PE

# Product Information AZURA Silencer



Fig. 2 Noise reduction AZURA Silencer

The noise reduction AZURA Silencer is only for reducing the noise emission.

**Note:** For your own safety, read the manual and always observe the warnings and safety information on the device and in the manual.

## NOTICE

Protect the AZURA Silencer from open fire. The plastic is flammable. Do not use the AZURA Silencer, if PE-decomposing fluids are flowing through the LPG-Module. Upon leaking, the material of the silencer will be damaged.

## Attaching

### Precondition

- The packaging is removed.

### Process

- Pull the tubings through the holes.
- Connect the tubings to the LPG-Module.
- Push the noise reduction against the LPG-Module.

## Repeat Orders

Name	Order no.
AZURA Silencer	A70100
LPG-Module	AZZ00AB
LPG-Module	AZZ10AB

## Technical Data

Dimensions (W × H × D)	9.4 × 10.4 × 7.1 mm
Material	PE